

# 一般細菌の検査方法

大阪市学校薬剤師会

- ① 滅菌ピペットを用い、  
検水を分取する。

①




- ② 滅菌シャーレに  
検水1mLを分注する。

②



- ③ 48℃程度に**冷ました培地**を  
静かにシャーレに注ぐ。

③

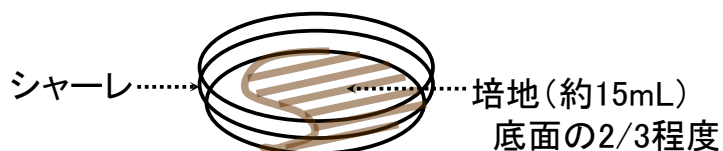

- ④ シャーレを静かに回して、  
混釈する。

④



- ⑤ 標準寒天培地が凝固するまで  
シャーレを静置する。

⑤



- ⑥ 凝固を確認してから  
シャーレを**倒置**する。

⑥



- ⑦ 恒温槽に**倒置**したシャーレを  
入れる。  
(35～37℃) (24時間±2時間)

⑦



- ⑧ コロニー数を数える。